

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: termex.pro-solution.ru | эл. почта: tmx@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Баня лабораторная Termex ЛБ13 (Токр +5...+200 °С)



Баня лабораторная Termex ЛБ13 (Токр +5...+200 °С).

Универсальная лабораторная баня **предназначена** для термостатирования образцов в стаканах, колбах и другой лабораторной посуде в случаях, когда не требуется высокая точность поддержания температуры и не нужна хорошая однородность температурного поля в рабочем объёме.

Лабораторная баня отличается простотой конструкции, удобством использования и надёжностью.

Штампованная ванна выполнена из нержавеющей стали.

Цифровой регулятор температуры с оптимальным алгоритмом управления обеспечивает равномерный нагрев теплоносителя и позволяет избежать его перегрева. Механический таймер служит для контроля временных интервалов при проведении испытаний. Встроенная защита нагревателя предусмотрена от перегрева в случае снижения уровня теплоносителя. Имеются индикаторы включения нагревателя и срабатывания защиты от перегрева.

Предусмотрен адаптер для контрольного термометра. Система из 5-ти стальных концентрических колец позволяет уплотнять размещенные в ванне колбы, стаканы и другую лабораторную посуду.

Баня оснащена легко извлекаемой корзиной со съёмной ручкой и подвижным дном для размещения лабораторной посуды различного размера и стальными концентрическими кольцами для ее уплотнения. Легко извлекаемое дно корзины обеспечивает простоту очистки рабочей зоны и нагревателя. Корзина с подвижным дном позволяет устанавливать глубину погружения лабораторной посуды. Сливной кран предназначен для удобства смены теплоносителя.

Особенности:

- Цифровой регулятор температуры;
- Механический таймер;
- Корзина с подвижным дном;
- Съёмная ручка для переноски корзины;
- Пять стальных концентрических колец для уплотнения лабораторной посуды;
- Извлекаемое дно;
- Адаптер для контрольного термометра;
- Кран для слива теплоносителя.

Характеристики

Бренд:	TERMEX
Масса, кг:	6,5
Диапазон регулирования температуры, °C:	Токр +5...+200
Нестабильность поддержания установленной температуры, °C:	±1
Неоднородность температурного поля в рабочей зоне, °C:	±1
Объём ванны, л:	6

для диапазона температур +15...+95 °С:	Вода дистиллированная
для диапазона температур +95...+200 °С:	ПМС-100
Количество рабочих мест:	1
Габаритные размеры, Ш×Г×В, мм:	325×195×360
Открытая часть ванны, Ш×Г,:	235×130
Глубина ванны, мм:	160
Потребляемая мощность, кВт:	2,5